

取扱説明書

アイラボ ポリエチ廃液回収キット

コード番号 BLI60608、BLI60609、BLI60808、BLI60809 共通

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に取扱説明書を十分お読みいただき、各種注意事項を遵守の上、正しくご使用ください。不注意・誤使用が原因での人身事故または本製品や周辺機器・消耗品等が故障・破損した場合、弊社は責任を負いかねます。取扱説明書や各種内容品は全て大切に保管してください。

《 注意 》 取扱を誤ると、人身事故や製品破損の原因となる場合があります。

- 本製品は実験・研究用で臨床用にはご使用できません。
- 使用試薬の製造元から提供されている安全上の諸注意をご確認ください。
- ご使用の際は危険に備え、使用される液体に応じ保護メガネ、保護手袋や保護衣を着用してください。
- ご使用の際に変形等の問題が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
- 取扱説明書にご同意頂けない場合、購入店経由で弊社に事前連絡の後、裏面《返品規定》に沿って返品をお受けします。
- 仕様等は予告無く変更になる場合があります。その際は取扱説明書と一部異なる可能性があります。

《 使用時の注意 》 取扱を誤ると、人身事故や製品破損の原因となる場合があります。

- 本製品の使用材質(下記仕様参照)を侵す液体や引火性・爆発性の液体は使用しないでください。
- 耐熱仕様ではありませんので、高温環境下(使用温度 +50°Cまで)やオートクレーブはご使用できません。
- 耐圧使用を目的としたものではありませんので、常圧でご使用ください。
- 製品内に液体が残っていると取り外しの際に液体が飛散する場合があります。
- 長期間のご使用の際に、液体が内部で固まりキャップ部分が分解できなくなる恐れがあります。

《 内容品 》 共通内容品は別売しておりませんので、紛失にはご注意ください。内容品は別売しております。



《 仕様 》

コード番号	容量	ボトルサイズ(mm)	適用チューブ外径	使用温度	耐圧	使用材質
BLI60608	6L	260×130×280	1/16"~2mm/	+50°Cまで	常圧	ガラス繊維強化ポリプロピレン、 ポリエチレン(HDPE、LDPE)、 ガラス繊維強化ポリアミド、 シリコン、バイトン®
BLI60609	10L	310×155×330	2.1~4mm			
BLI60808	6L	260×130×280	6mm			
BLI60809	10L	310×155×330				

《 特徴 》

- 紺色ソケットと穴あきキャップを組み合わせると最大4本の半硬質チューブが接続できます。
- ポリエチレン製、ポリプロピレン製、フッ素樹脂製等の半硬質チューブが使用できます。
- 閉鎖用中栓や廃液用ノズルが付属しており、ボトルの密閉や廃液処理に便利です。
- キャップ内側の発泡パッキンをバイトンOリングLに交換すれば、キャップの耐薬品性が向上します。
- 紺色ソケットに閉鎖用シリコン栓を使用すれば最大4カ所閉鎖できます。

《 使用方法 》

■チューブの接続方法

BLI60608、60609 はナット小、シリコン O リング(小または大)の順にチューブを通し、紺色ソケットのネジ部にナット小を締め付けます。
BLI60808、60809 はナット大にチューブを通し、紺色ソケットのネジ部にナット大を締め付けます。

■紺色ソケットの閉鎖方法

ナットにシリコン栓をはめ、紺色ソケットのネジ部に締め付けるとソケット部が閉鎖できます。

■紺色ソケットの取付方法



① 穴あきキャップと紺色ソケットを用意します。



② 穴あきキャップの内側からソケットを押し込みます。



③ ソケットと穴あきキャップを隙間なくはめ込みます。



④ 使いやすい側のボトル口に締め付けます。

■バイトン O リング L の使用方法 耐薬品性を求める場合にご使用ください。



① キャップ内側の発泡パッキンを取り外します。



② キャップとバイトン O リング L を用意します。



③ キャップに O リング L をはめ込みます。



④ 使いやすい側のボトル口に締め付けます。

■ボトルの密閉方法



① 接続チューブを取り出し、ソケット付キャップを取り外します。



② 廃液用ノズルから中栓を取り外します。



③ 中栓を指定のボトル口にはめ込みます。



④ 中栓をはめ込んだボトル口に穴あきキャップを締め付けます。

■廃液用ノズルの使用方法

穴あきキャップに中栓を取り外した廃液用ノズルを通します。排出するボトル口にセットした廃液用ノズル付きキャップを締め付けます。

《 返品規定 》

- ・製品到着後 1 週間以内に購入店経由で弊社に事前連絡の後、未使用品に限り返品のご相談をお受けします(都度取寄品や滅菌済商品等の返品不可製品は除く)。
- ・返品の際は到着時の梱包状態を維持してお戻しください。外箱・商品ラベルの破損、開封後の袋や取扱説明書の紛失は、再生手数料を頂戴します。
- ・誤注文等のお客様都合による返品送料はお客様負担となります。
- ・弊社にて購入年月日・購入店を確認できない場合や商品ラベルが無い場合は返品をお受けできません。
- ・消耗品のため、修理や交換はできません。部品が消耗した場合は都度ご購入ください。
- ・本書は再発行致しません、大切に保管してください。

《 問合せ先 》

発売元 株式会社 アイシス

〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路1-1-36 新大阪ビル

TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995

E-mail: mail@ISIS-Ltd.co.jp

Web: http://www.ISIS-Ltd.co.jp

営業時間: 平日 午前9時~午後5時00分まで