



〈接続方法〉

- 1.半硬質チューブをPEEKナット、SUSフェルール、ETFEフェルールの順に差し込み、ETFEフェルールがチューブ切断面より中に入るまで押し込みます。この時、SUSフェルールのテーパ側をETFEフェルール側に向けます。
- 2.ETFEフェルールから出たチューブを直角に切断します。
- 3.コネクターとナットを接続します。半硬質チューブ先端に装着した2個のフェルールはナットを締め付けるに従い圧迫・圧縮され、よりチューブに密着し隙間なく接続されます。
- 4.最後に軟質チューブを接続します。