



よう化カリウムデンプン試験紙 (JT01910)

取扱説明書

輸入発売元

株式会社 アイシス

大阪市東淀川区西淡路1-1-36

TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995

ご使用前に必ず熟読いただき正しく使用してください。不注意/誤った使用方法・保管方法による不具合、カタログおよび下記《取扱上の注意》を含めた各種注意事項を順守されていない場合は責任および保証の一切を負いません。

《取扱上の注意》

1. 試験紙に触れる際は必ず研究用手袋を装着してください。指示薬により皮膚に炎症を起こす恐れがあります。
2. 試験紙を酸性もしくはアルカリ性ガスに曝される場所に保管しないでください。
3. 測定後の試験紙の変色は、時間経過によって変化する場合があります。

《使用法》

1. サンプル溶液の pH が 0～11 の範囲になるよう調節します。
 2. 試験紙を綴りからハサミ等で切り取ります。
 3. 試験紙をサンプル溶液に数秒間浸し、変色の有無を判定します。
- ※検出限界：5～200ppm (遊離塩素 (Cl₂))

《妨害》

全ての酸化剤はヨウ化カリウムからヨウ素を遊離し陽性反応を示します。

《保管》

日光および高温多湿に晒さず風通しの良い冷暗所に保管し、開封後は速やかに使用してください。