



独国 MACHERY-NAGEL 社製

# 含有水分試験紙 (MN90610)

## 取扱説明書

国内総発売元

**株式会社 アイシス**

大阪市東淀川区西淡路1-1-36

TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995

ご使用前に必ず熟読いただき正しく使用してください。不注意/誤った使用方法・保管方法による不具合、《安全上の注意》を含めた各種注意事項を順守されていない場合は責任および保証の一切を負いません。

### 《安全上の注意》

1. 試験紙に触れる際は必ず研究用手袋を装着してください。指示薬により皮膚に炎症を起こす恐れがあります。
2. 測定後の試験紙の変色は、時間経過により変化する場合があります。
3. 本試験紙は指先等のわずかな水分でも変色します。使用時は必ず手袋を装着してください。

### 《使用法》

1. 必要数の試験紙をプラスチックケースから取り出し、直ちに容器の蓋を閉めます。
2. バターナイフなどでバターを垂直に切り、滑らかな表面を出します。
3. 切り出したバター表面に直ちに試験紙を優しく均等に 30 秒間押し付けた後、離します。
4. バター表面の水分の存在で青灰色試験紙に暗紫色のスポットが、量によっては暗紫色に変色します。

### 《後始末》

使用後の試験紙や廃液は絶対に下水へ流さず、各自治体の条例に従い廃棄してください。

### 《保管》

日光および高温多湿に晒さず乾燥した+30℃以下の冷暗場所に保管し、開封後は使用期限に関わらず速やかに使用してください。