

アルカリホスファターゼ試験紙 (MN90612)

取扱説明書

国内総発売元

株式会社 アイシス

大阪市東淀川区西淡路1-1-36

TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995

ご使用前に必ず熟読いただき正しく使用してください。不注意/誤った使用方法・保管方法による不具合、カタログおよび下記《取扱上の注意》を含めた各種注意事項を順守されていない場合は責任および保証の一切を負いません。

《取扱上の注意》

1. 試験紙に触れる際は必ず研究用手袋を装着してください。指示薬により皮膚に炎症を起こす恐れがあります。
2. 測定後の試験紙の変色は、時間経過により変化する場合があります。

《使用法》

1. 必要数の試験紙をアルミ容器から取り出し、直ちに容器の蓋を閉めます。
2. 牛乳に試験紙を一瞬だけ浸した後、取り出します。
3. 試験紙に付いた余分な液を取り除きます。乾燥を防ぐため、測定部を付属のポリエチレン袋に入れます。クロスコンタミネーションを避けるため、測定の度に新しい袋を使用してください。
4. 袋に入れた試験紙をインキュベーター等+36℃の環境下で1時間放置します。
5. 牛乳が殺菌不足の場合、アルカリホスファターゼの存在により測定部は白色から黄色に変色します。低温殺菌(パステライゼーション)が完了している場合、測定部は白色のまま変色しません。
※検出限界：低温殺菌後の牛乳に0.5%の殺菌不足牛乳

《後始末》

使用後の試験紙や廃液は絶対に下水へ流さず、各自治体の条例に従い廃棄してください。

《保管》

日光および高温多湿に晒さず、開封後は+2~8℃の冷蔵で保管し、開封後は使用期限に関わらず速やかに使用してください。

本製品は開封前であっても使用期限が短い商品ですので、ご注意ください。