

オールレイヤーパウダーサンプラー

取扱説明書

輸入発売元

株式会社 アイシス

大阪市東淀川区西淡路1-1-36

TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995


ご使用前に必ず熟読いただき正しく使用してください。不注意/誤った使用方法や製品を改造したことが原因による損傷や事故、《取扱上の注意》を含めた各種注意事項を順守されていない場合は責任および保証の一切を負いません。取扱説明書は全て大切に保管してください。

《取扱上の注意》

1. 使用前は必ず、操作慣れするために練習の時間を十分設けてください。
2. 発火および爆発する危険性がある粉末の採取は絶対に行わないでください。
3. 危険物を取り扱う際は必ず、防護服、安全めがね、安全靴や手袋等を装備して常に十分な注意を払い、安全ルールを順守してください。
4. 危険が伴う場所での採取活動は万全の装備と十分な注意が必要です。また作業中に危険を感じたときは直ちに中止してください。
5. 外筒からT型ハンドル部は抜けやすい構造のため中から飛び出る恐れがあります。常にT字部を上にしてください。
6. サンプラーが押し込みにくい場合やT型ハンドルがうまく回転しない場合は、無理な力を加えずに一旦サンプラーを抜き取って採取位置を変更するか、他のサンプラーをご使用ください。
7. 長尺且つ先端が尖った重量物のため、取り扱いには十分注意してください。
8. 採取ポケット部は鋭い構造のため、手を触れないでください。
9. 消耗品のため、製品の性能はあらゆる使用環境等により影響を受けます。その際の損失、損傷やその他を含め結果として生ずる損害に対し一切の責任を負いません。
10. 各種データ、情報や資料は実際の環境下で大きく異なります。あくまで参考値であり、保証値ではありません。

《採取方法》

- (1) 採取口が閉じた状態でサンプラーを予め位置決めした採取深度までゆっくり押し込みます。
- (2) T型ハンドル部を回転させると採取口が開き、採取物がロッド内に入っていきます。
- (3) ハンドルを元の状態に逆回転して採取物を格納させ、サンプラーをゆっくりと抜き取ります。
- (4) T型ハンドル部側から採取物を取り出します。

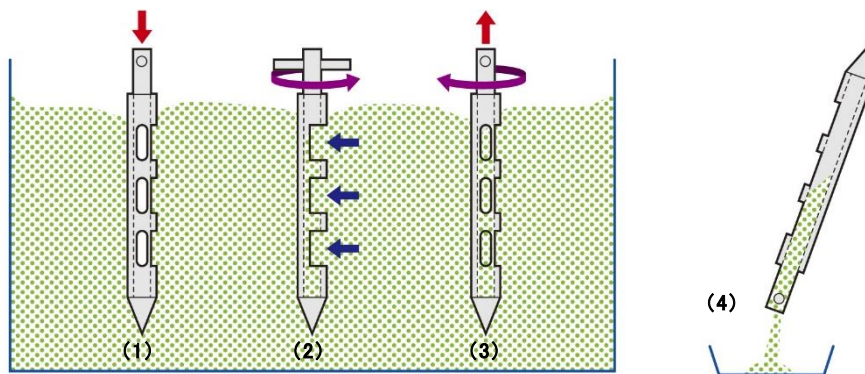

《クリーニングについて》

- ・ サンプル汚染を防ぐために必ず洗浄してください。サンプラーの先端部はネジ構造で、簡単に分解できます。
- ・ サビ防止のために乾いたタオル等で拭き取って完全に乾燥させてから保管してください。
- ・ 全ての接続部はご使用前に劣化や緩みがないかを必ずお客様自身で確認し、お客様の責任にて適時ご対応ください。