

# バレルポンプPTFE(チューブ式)

## 取扱説明書

輸入発売元

株式会社 アイシス

大阪市東淀川区西淡路1-1-36

TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995

ご使用前に必ず熟読いただき正しく使用してください。不注意/誤った使用方法や製品を分解・改造したことが原因による損傷や事故、《取扱上の注意》を含めた各種注意事項を順守されていない場合は責任および保証の一切を負いません。取扱説明書は全て大切に保管してください。

### 《取扱上の注意》

1. 使用前は必ず、操作慣れするために練習の時間を十分設けてください。
2. 発火および爆発する危険性がある物の排出は絶対に行わないでください。
3. 危険物を取り扱う際は必ず、防護服、安全めがね、安全靴や手袋等を装備して常に十分な注意を払い、安全ルールを順守してください。
4. 危険が伴う場所での排出活動は万全の装備と十分な注意が必要です。また作業中に危険を感じたときは直ちに中止してください。
5. 採水溶液中に大きなゴミ等が無いようご注意ください。底部の逆流防止用弁、吸引パイプや排出チューブ内部の破損や詰りによる採水不良の原因となります。
6. ご使用後は排出部からの液ダレを極力防ぐために必ず、T型ハンドルを底まで押し込み、排出チューブ内の液を排出した後、ストップコックのバルブを閉じてください。
7. 消耗品のため、製品の性能はあらゆる使用環境等により影響を受けます。その際の損失、損傷やその他を含め結果として生ずる損害に対し一切の責任を負いません。
8. 各種データ、情報や資料は実際の環境下で大きく異なります。あくまで参考値であり、保証値ではありません。
9. 全ての接続部はご使用前に劣化や緩みが無いかを必ずお客様自身で確認し、お客様の責任にて適時ご対応ください。

### 《採水方法》

1. 容器内の液が飛散しないよう吸引パイプをゆっくりと挿入します。この際、何かで容器とポンプを固定することをお勧めします。
2. 排出チューブの先端にあるストップコックの取っ手をチューブと平行の状態にし、バルブを開放します。
3. T型ハンドルを上下にピストン操作し、予め準備しておいた小分け容器に排出します。
4. 必要量の排出が終わる前にはT型ハンドルをゆっくりと操作し、最後はT型ハンドルを底までしっかりと押し込んで排出チューブ内の液を排出します。残液ダレを極力防ぐために必ずストップコックのバルブを閉じてください。

### 《クリーニングについて》

- ・ サンプル汚染を防ぐために必ず洗浄してください。排出チューブは取り外せますが、T型ハンドルは取り外せません。
- ・ 排出チューブ (PTFE製、10×12mm) やストップコック (コード番号: 0B860710) が詰まったり破損した場合は交換してください。チューブとストップコックの固定にはスナッパーチューブバンド (コード番号: SNP060) をお勧めします。