

フィッシュクリップ

取扱説明書


輸入発売元

株式会社 アイシス

大阪市東淀川区西淡路1-1-36

TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995

ご使用前に必ずご熟読いただき正しく使用してください。不注意/誤った使用方法や製品を分解・改造したことが原因による損傷や事故に関して、弊社は責任および保証の一切を負いません。取扱説明書や各種付属品は全て大切に保管してください。

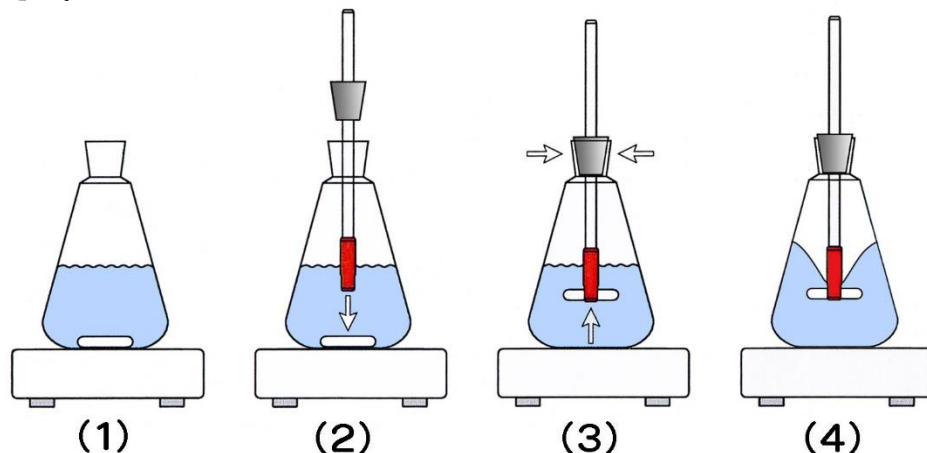

- (1) サンプル溶液と付属の回転子を容器に入れ、電源 OFF のスターラーに載せます。
- (2) 吊り下げ棒を溶液に入れて中の回転子を挟み込みます。
- (3) 吊り下げ棒を希望する高さに浮かせた状態で固定します(図は穴あき栓で固定した場合)。
- (4) スターラーの電源を入れ、ゆっくりと攪拌を開始します。