

# オータルハンドポンプ PP・PVDF

## 取扱説明書

輸入発売元

株式会社 アイシス

大阪市東淀川区西淡路1-1-36

TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995

ご使用前に必ず熟読いただき正しく使用してください。不注意/誤った使用方法や製品を分解・改造したことが原因による損傷や事故、《取扱上の注意》を含めた各種注意事項を順守されていない場合は責任および保証の一切を負いません。取扱説明書は全て大切に保管してください。

### 《取扱上の注意》

1. 使用前は必ず、操作慣れするために練習の時間を十分設けてください。
2. 発火および爆発する危険性がある物の採水は絶対に行わないでください。
3. 危険物を取り扱う際は必ず、防護服、安全めがね、安全靴や手袋等を装備して常に十分な注意を払い、安全ルールを順守してください。
4. 危険が伴う場所での排出活動は万全の装備と十分な注意が必要です。また作業中に危険を感じたときは直ちに中止してください。
5. 非使用時は必ず、PPバルブを開放状態にしてタンク内の液が漏出しないようにしてください。
6. ご使用後は排出部からの液ダレを極力防ぐために必ず、排出パイプの口部を上向きにしてください。液ダレ量は諸条件により大きく異なります。
7. 消耗品のため、製品の性能はあらゆる使用環境等により影響を受けます。その際の損失、損傷やその他を含め結果として生ずる損害に対し一切の責任を負いません。
8. 各種データ、情報や資料は実際の環境下で大きく異なります。あくまで参考値であり、保証値ではありません。

### 《取付方法》

1. 取り付ける容器の口径に合わせて大(適用口径5~7cm:赤色)、中(適用口径4~6cm:黄色)、小(適用口径3.5~5cm)の三種類が接続された付属のPVC栓より不要なものを大きいサイズから取り外し、中央の穴に接液パイプを天部がL字型になるよう最後までしっかりと差し込みます。
2. 必要に応じて接液パイプに延長パイプを取り付けます。容器の内高に合わせて取り付けた延長パイプをスライドさせます。
3. 容器内の液が飛散しないよう接液パイプをゆっくりと挿入し、PVC栓を容器の口にしっかりと押し込み密閉します。
4. 排出パイプを接液パイプの取付ネジにしっかりと接続します。
5. 接液パイプのL字管にきちんと被さるようにPVC栓天部の穴に赤いボールから出た突起物をしっかりと押し込みます。

### 《採水方法》

1. 赤いボールの下にあるレバーをカチッと音がするまで上げてバルブを閉じます。
2. 赤いボールを繰り返し握り放しをして、予め準備した小分け容器に排出します。
3. 必要量を排出した時点で1.のレバーを下げ、圧を開放すると時間とともに接液パイプ内の液は戻っていきます。
4. ご使用後は液ダレ極力防ぐために必ず、排出パイプの口部を上向きにしてください。

### 《クリーニングについて》

- ・ サンプル汚染を防ぐために必ず洗浄してください。
- ・ 全ての接続部はご使用前に劣化や緩みが無いかを必ずお客様自身で確認し、お客様の責任にて適時ご対応ください。