

# ピペットサンプラー

## 取扱説明書

輸入発売元

株式会社 アイシス

大阪市東淀川区西淡路1-1-36

TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995

ご使用前に必ず熟読いただき正しく使用してください。不注意/誤った使用方法や製品を改造したことが原因による損傷や事故、《取扱上の注意》を含めた各種注意事項を順守されていない場合は責任および保証の一切を負いません。取扱説明書は全て大切に保管してください。

### 《取扱上の注意》

1. 使用前は必ず、操作慣れするために練習の時間を十分設けてください。
2. 発火および爆発する危険性がある物の採水は絶対に行わないでください。
3. 危険物を取り扱う際は必ず、防護服、安全めがね、安全靴や手袋等を装備して常に十分な注意を払い、安全ルールを順守してください。
4. 危険が伴う場所での採水活動は万全の装備と十分な注意が必要です。また作業中に危険を感じたときは直ちに中止してください。
5. 先端口内径が5mmのため、ごみ等が多く含まれる源泉での採水には不向きです。
6. ポリエチレン (PE) 製のため、耐熱性・耐薬品性に限界があります。また粘性サンプルには不向きです。
7. 消耗品のため、製品の性能はあらゆる使用環境等により影響を受けます。その際の損失、損傷やその他を含め結果として生ずる損害に対し一切の責任を負いません。
8. 各種データ、情報や資料は実際の環境下で大きく異なります。あくまで参考値であり、保証値ではありません。

### 《採水方法》

上部の穴の塞ぎ方によりワンポイントサンプリングやボトムサンプリングが可能です。

#### A. ワンポイントサンプリング (例えば、深さ約40cmの部分だけを採水する場合)

1. サンプラー上部の穴を指で塞いだまま、約40cm沈めます。
2. 上部の穴を開放させるとチューブ先端から次第に採水液がチューブ内に入っていきます。
3. 必要量採水したのち、再び上部の穴を指で塞ぎます。
4. 塞いだ状態でゆっくりとサンプラーを抜き取って、上部の穴を開放させて容器等に採水液を取り出します。

#### B. ボトムサンプリング (底部分を採水する場合)

1. サンプラー上部の穴を指で塞いだまま、底に触れるまでサンプラーを沈めます。
2. 上部の穴を開放させるとチューブ先端から次第に採水液がチューブ内に入っていきます。
3. 必要量採水したのち、再び上部の穴を指で塞ぎます。
4. 塞いだ状態でゆっくりとサンプラーを抜き取って、上部の穴を開放させて容器等に採水液を取り出します。

### 《クリーニングについて》

- ・ サンプル汚染を防ぐために必ず洗浄してください。サンプラーは上下のチューブ部が簡単に分解できます。
- ・ 全ての接続部はご使用前に劣化や緩みが無いかを必ずお客様自身で確認し、お客様の責任にて適時ご対応ください。