

# 取扱説明書

## ステンサイロピッカーパウダーサンプラー コード番号 OB53401100

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に取扱説明書を十分お読みいただき、各種注意事項を遵守の上、正しくご使用ください。不注意・誤使用が原因での人身事故または本製品や周辺機器・消耗品等が故障・破損した場合、弊社は責任を負いかねます。取扱説明書や各種内容品は全て大切に保管してください。


**⚠️ 《 取扱上の注意 》** 取扱を誤ると、人身事故や製品破損の原因となる場合があります。

- 本製品は実験・研究・調査用で一般家庭用にはご使用できません。
- 重量等のデータ、製品仕様の情報や資料は実際の環境下で大きく異なる場合があるため、参考値としてお考えください。
- 消耗品のため、製品の性能はあらゆる使用環境等により影響を受けます。その際の損失、損傷やその他を含め結果として生ずる損害に対し一切の責任を負いません。
- 取扱説明書にご同意頂けない場合、購入店経由で弊社に事前連絡の後、裏面《返品規定》に沿って返品をお受けします。
- 仕様等は予告無く変更になる場合があります。その際は取扱説明書と一部異なる可能性があります。

**⚠️ 《 使用時の注意 》** 取扱を誤ると、人身事故や製品破損の原因となる場合があります。

- 先端が鋭利な重量物且つ長尺物のため、取扱には十分注意してください。
- 発火および爆発する危険性がある物の採取は絶対に行わないでください。
- ご使用の際は危険に備え採取場所に応じ保護メガネ、保護手袋、保護衣や安全靴等の安全用具をご着用ください。
- ご使用の際に変形等の問題が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
- コンテナ、ロッドや各ネジ部は長期間の使用により摩耗や歪みが生じます。
- 使用前及び使用中は全ての接続部に欠けや緩みが無いか適宜確認してください。

### 《 外観図 》

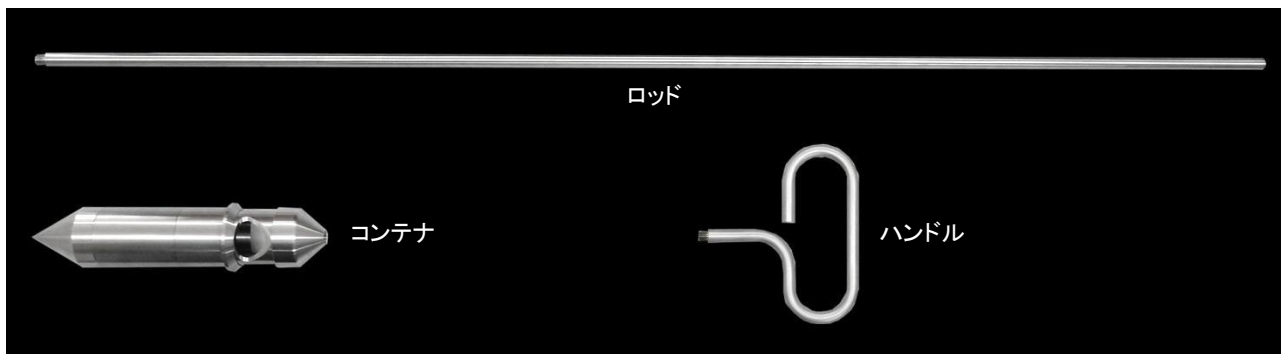

### 《 仕様 》

コンテナ最大幅×全長(cm)	最大採取量(mL)	重量(kg)	使用材質
5×131	100	1.7	ステンレス(SUS316 相当)


### 《 特徴 》

- 採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。別売延長ロッドを最大2本連結させて、約3mまで採取延長できます(総重量にご注意ください)。
- ハンドル、ロッドとコンテナはネジ固定式のため、工具無しで簡単に着脱できます。
- オールステンレス(SUS316 相当)製で、分解・洗浄可能。
- コンテナの採取口は左右2カ所あり、サイズはW2×H2.6cmです。

## 《 接続方法 》

- ハンドル、ロッドとコンテナをネジ固定します。
- 延長ロッドの最大接続本数は 2 本までですが、使用条件及び環境条件に左右されるため、お客様ご自身にてご判断ください。また総重量にご注意ください。

## 《 採取方法 》

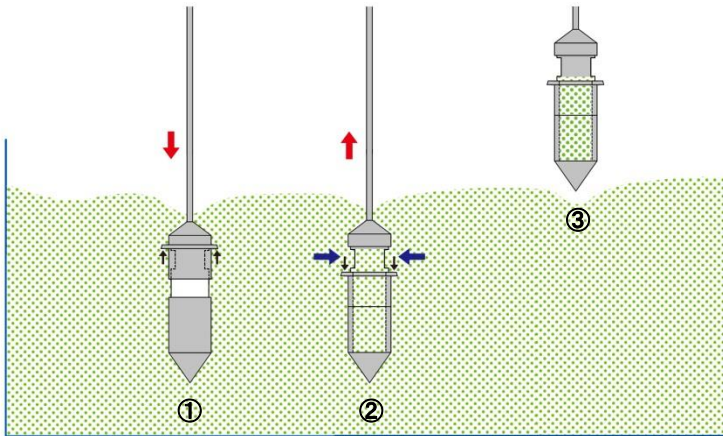

- ①ネジ固定したサンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。押し込中、コンテナ外側のツバ付きカバーが押し上げられて採取口を塞ぎます。
- ②サンプラーを引上中、カバーは下がり採取口が開放され、コンテナ内へ採取物が入ります(粘着性や引上速度により、採取量が異なります)。
- ③サンプラーを抜き取ってからコンテナを外し、採取物を取り出します。

## 《 クリーニングについて 》

- サンプル汚染を防ぐため、使用後は必ず分解洗浄してください。
- サビ防止のため、使用後は乾いたタオル等で拭き取って完全に乾燥させてから保管してください。

## 《 別売 アクセサリー 》

詳細および価格は弊社 WEB(<http://www.isis-ltd.co.jp/>)上でご確認ください。

コード番号	品名	幅×全長(cm)	重量(kg)	使用材質
OB53401100E	延長ロッド	1×100	0.7	ステンレス(SUS316 相当)

## 《 返品規定 》

- ・製品到着後 1 週間以内に購入店経由で弊社に事前連絡の後、未使用品に限り返品のご相談をお受けします(都度取寄品等の返品不可製品は除く)。
- ・返品の際は到着時の梱包状態を維持してお戻しください。外箱・商品ラベルの破損、開封後の袋や取扱説明書の紛失は、再生手数料を頂戴します。
- ・誤注文等のお客様都合による返品送料はお客様負担となります。
- ・弊社にて購入年月日・購入店を確認できない場合や商品ラベルが無い場合は返品をお受けできません。
- ・消耗品のため、修理や交換はできません。部品が消耗した場合は都度ご購入ください。
- ・本書は再発行致しません、大切に保管してください。

## 《 問合せ先 》

輸入発売元 株式会社 アイシス  
〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路1-1-36 新大阪ビル  
TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995  
E-mail: mail@ISIS-Ltd.co.jp  
<http://www.ISIS-Ltd.co.jp>  
営業時間: 平日 午前9時～午後5時 00分まで