

オムニフィット® GL45 ボトルキャップ

コネクター付き (C シリーズ)

コード番号 OM4222V、OM4223V、OM4224V 共通

取扱説明書

輸入総代理店

株式会社 アイシス

大阪市東淀川区西淡路1-1-36

TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995

ご使用前に必ず熟読いただき正しく使用してください。正しく設置・接続されていない場合、不注意/誤った使用方法による損傷が原因で故障・破損した場合、各種注意事項を順守されていない場合は責任および保証の一切を負いません。取扱説明書や各種付属品は全て大切に保管してください。


《使用前の注意事項と賠償責任》

1. 本製品は実験・研究用で臨床用には使用できません。
2. 使用前は必ず、操作慣れするために練習の時間を十分設けてください。
3. ボトルに取り付けて加圧使用する場合は、不慮による接続チューブの外れやボトルの破損および爆発に対する完全な安全性を保障するために、使用前に一式全てを隔離させるかシールドボックス等の中に置いてください。
4. 安全性についてはクレーム等が無いように作られていますが、ユーザー様ご自身のリスクで使用されるというご理解に基づき納入されていますので、弊社はいかなる状況や種類においてもそのご使用からの直接・間接的な結果としての損害責任を負いません。もしご同意いただけない場合は返品をお受けします(但し未使用品のみ)。
5. 青色 PP 製キャップ部が変形する場合がありますので、オートクレーブは使用できません。
6. PTFE チューブは一般的な樹脂より成形収縮率が高いため、製造元間の公差が大きく外径 1/16" や 1/8" でも差し込みにくいまたは隙間が生じる場合があります。その場合は無理に使用せず、推奨チューブ：弊社コード番号 OM3011 (1/16" × 1/8" PTFE チューブ 10m巻)をご使用ください。

《接続方法》

各コネクターキャップ内には外径 1/8" フッ素樹脂チューブ接続用の PTFE コーンが既に入っていますので、同サイズのチューブが接続できます。

1. カッターナイフ等の鋭利な刃先でチューブ先端を約 3 cm にわたり斜めに削ぐように切り落とします。
2. 切り落とした先端をキャップ、次いでコーンの穴に通し(右図参照)、コーンがチューブ切断面より中に入るまで押し込みます。
3. 右図のようにコーンの先端から 4~5mm 残して、チューブを直角に切り落とすと完成です。先端に付いたコーンはキャップを締めるに従いチューブにより密着し、コネクターボディと隙間なく接続されます。

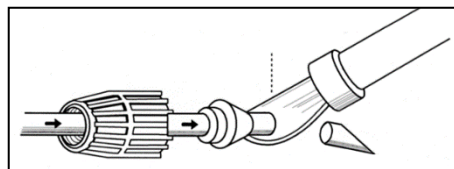

《使用後の注意事項》

内部に圧力が残っていると配管ライン中の液体が飛散する場合があります。液体によっては危険ですので十分注意してください。

1. 接続チューブを外す前にボトル・配管ライン内の圧力を完全に解除します。
2. 配管ライン中に液体の残留が無いことを確認し、取り外します。