

取扱説明書

アイラボ 液ク口廃液回収タンク
コード番号 OMJ4920、OMJ4921、OMJ4930、OMJ4931 共通

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に取扱説明書を十分お読みいただき、各種注意事項を遵守の上、正しくご使用ください。不注意・誤使用が原因での人身事故または本製品や周辺機器・消耗品等が故障・破損した場合、弊社は責任を負いかねます。取扱説明書や各種内容品は全て大切に保管してください。

⚠️《 取扱上の注意 》 取扱を誤ると、人身事故や製品破損の原因となる場合があります。

- 本製品は実験・研究用で臨床用にはご使用できません。
- 使用試薬の製造元から提供されている安全上の諸注意をご確認ください。
- ご使用の際は危険に備え、使用される液体に応じ保護メガネ、保護手袋や保護衣を着用してください。
- ご使用の際に変形等の問題が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
- 取扱説明書にご同意頂けない場合、購入店経由で弊社に事前連絡の後、裏面《返品規定》に沿って返品をお受けします。
- 仕様等は予告無く変更になる場合があります。その際は取扱説明書と一部異なる可能性があります。
- 使用チューブは各メーカーの成形公差により、推奨チューブ外径でも使用できない場合があります。

⚠️《 使用時の注意 》 取扱を誤ると、人身事故や製品破損の原因となる場合があります。

- 本製品の使用材質(下記仕様参照)を侵す液体や引火性・爆発性の液体は使用しないでください。
- 耐熱仕様ではありませんので、高温環境下(使用温度 +50℃まで)やオートクレーブはご使用できません。
- 耐圧使用を目的としたものではありませんので、常圧でご使用ください。
- 製品内に液体が残っていると取り外しの際に液体が飛散する場合があります。
- 長期間のご使用の際に、液体が内部で固まりキャップが外せなくなる恐れがあります。

《 内容品 》 内容品は別売しておりませんので、紛失にはご注意ください。



《 仕様 》

コード番号	ポート数	容量	サイズ(mm)	適用チューブ外径	使用温度	耐圧	使用材質
OMJ4920	2	5L	280 × 100 × 320	1/8"	常温~+50℃ まで	常圧	ポリエチレン(HDPE、LDPE)、 PTFE、シリコンゴム
OMJ4921		10L	260 × 130 × 355				
OMJ4930	3	5L	280 × 100 × 320				
OMJ4931		10L	260 × 130 × 355				

《 特徴 》

- HPLC や分析機器等で多く使用される外径 1/8" 半硬質チューブが直接接続できます。
- 最大 3 本のチューブが接続でき、複数の配管ラインからまとめて回収します。
- ポリエチレン製、ポリプロピレン製、フッ素樹脂製等の半硬質チューブが使用できます。
- チューブ接続部はメスルアーポートで、裏面別売アクセサリや市販の各種注射筒のオスルアー部も差し込めます。
- 接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
- ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製で、側面に 1L 刻みの目盛り付き縦角型で省スペースです。
- 回収済廃液の処分やボトルの密閉に便利な閉鎖用キャップと内蓋が付属しています。

《 使用方法 》

■外径 1/8"チューブの接続方法



① ルアーポート付きキャップと外径 1/8"チューブを用意します



② ルアーポートに外径 1/8"チューブを貫通させます



③ チューブを接続したキャップをボトル口に締め付けます




◆ ご使用前にキャップ内側にパッキンがあるか確認してください

■外径 1/16"チューブの接続方法



① ルアーポート付きキャップと外径 1/16"チューブを用意します

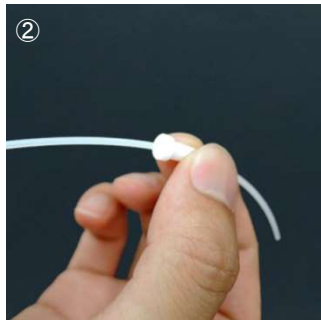

② 外径 1/16"チューブを別売 OM4252S に貫通させます



③ ルアーポートにチューブ接続済 OM4252S を差し込みます



④ チューブを接続したキャップをボトル口に締め付けます


■ボトルの密閉方法(A:内蓋を使用する場合、B:別売 OM4251Sを使用する場合)



A - ① ボトル口に内蓋を嵌めます



A - ② キャップをボトル口に締め付け密栓します

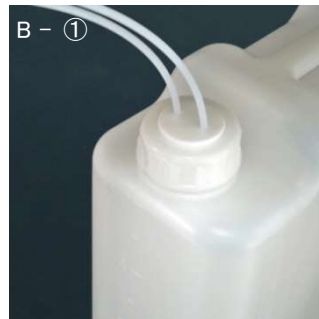

B - ① 接続チューブを取り外します



B - ② 全てのルアーポート部を別売 OM4251S で塞ぎます

《 別売アクセサリ 》

コード番号	品名	規格
OM4251S	ルアーポートプラグ	ポート閉鎖用
OM4252S	ルアーポートアダプター	外径 1/16"変換用
OM3011	PTFE チューブ	1/8"×1/16"
OM4261	ディスパーパートラップ	臭気軽減用、オスルアー付き



《 返品規定 》

- ・製品到着後 1 週間以内に購入店経由で弊社に事前連絡の後、未使用品に限り返品のご相談をお受けします(都度取寄品等の返品不可製品は除く)。
- ・返品の際は到着時の梱包状態を維持してお戻しください。外箱・商品ラベルの破損、開封後の袋や取扱説明書の紛失は、再生手数料を頂戴します。
- ・誤注文等のお客様都合による返品送料はお客様負担となります。
- ・弊社にて購入年月日・購入店を確認できない場合や商品ラベルが無い場合は返品をお受けできません。
- ・消耗品のため、修理や交換はできません。部品が消耗した場合は都度ご購入ください。
- ・本書は再発行致しません、大切に保管してください。

《 問合せ先 》

総発売元 株式会社 アイシス

〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路1-1-36 新大阪ビル

TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995

E-mail:mail@ISIS-Ltd.co.jp

http://www.ISIS-Ltd.co.jp

営業時間:平日 午前9時~午後5時00分まで