

# ディスポパウダーサンプラー

## 取扱説明書

輸入発売元

株式会社 アイシス

大阪市東淀川区西淡路1-1-36

TEL: 06-6325-1406 FAX: 06-6328-8995

ご使用前に必ず熟読いただき正しく使用してください。不注意/誤った使用方法や製品を分解・改造したことが原因による損傷や事故、《取扱上の注意》を含めた各種注意事項を順守されていない場合は責任および保証の一切を負いません。取扱説明書は全て大切に保管してください。

### 《取扱上の注意》

1. 分解・洗浄できないディスポーザブル製品のため、再使用はできません。
2. 先端ヘッドおよびT型ハンドル部を強く捻ると部品が抜け外れる恐れがありますので、下記採取方法以外での負荷はかけないでください。
3. 採取前に先端部およびT型ハンドル部が簡単に抜け外れないかしっかりと確認してください。
4. 押し込みにくい硬い粉末の採取には不向きです。その際はパウダーマイクロサンプラーを強くお勧めします。
5. 発火および爆発する危険性がある物の採取は絶対に行わないでください。
6. 危険物を取り扱う際は必ず、防護服、安全めがね、安全靴や手袋等を装備して常に十分な注意を払い、安全ルールを順守してください。
7. 危険が伴う場所での採取活動は万全の装備と十分な注意が必要です。また作業中に危険を感じたときは直ちに中止してください。
8. 高密度ポリエチレン (HDPE) 製のため、耐熱性・耐薬品性に限界があります。
9. 消耗品のため、製品の性能はあらゆる使用環境等により影響を受けます。その際の損失、損傷やその他を含め結果として生ずる損害に対し一切の責任を負いません。
10. 各種データ、情報や資料は実際の環境下で大きく異なります。あくまで参考値であり、保証値ではありません。
11. 開封後の交換・返品はできません。

### 《採取方法》

- (1) 先端が閉じた状態で、サンプラーを予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。
- (2) T型ハンドル部を持ち、ボディ(筒)を引き上げて先端ヘッドを開けます。
- (3) ハンドル部を持ち、ボディ(筒)を押し下げてヘッド内に粉末を格納させます。
- (4) サンプラーをゆっくり抜き取ります。
- (5) ハンドル部を持ち、ボディ(筒)を引き上げて格納された採取粉末を取り出します。

※捻じ込みながら採取すると先端ヘッドやT型ハンドル部が抜け外れる恐れがあります。採取時の押し込み/抜き取りや先端ヘッドの開閉は捻らずにまっすぐ行ってください。

