

ディスポビスコサンプラー

取扱説明書

輸入発売元

株式会社 アイシス

大阪市東淀川区西淡路1-1-36

TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995

ご使用前に必ず熟読いただき正しく使用してください。不注意/誤った使用方法や製品を分解・改造したことが原因による損傷や事故、《取扱上の注意》を含めた各種注意事項を順守されていない場合は責任および保証の一切を負いません。取扱説明書は全て大切に保管してください。

《取扱上の注意》

1. **分解・洗浄できないディスポーザブル製品のため、再使用はできません。**
2. 発火および爆発する危険性がある物の採水は絶対に行わないでください。
3. 危険物を取り扱う際は必ず、防護服、安全めがね、安全靴や手袋等を装備して常に十分な注意を払い、安全ルールを順守してください。
4. 危険が伴う場所での採水活動は万全の装備と十分な注意が必要です。また作業中に危険を感じたときは直ちに中止してください。
5. ポリプロピレン (PP) 製またはポリエチレン (HDPE) 製とシリコン製 (ピストンシール部) の構造のため、耐熱性・耐薬品性に限界があります。また粘性のないサンプルには不向きです。
6. 消耗品のため、製品の性能はあらゆる使用環境等により影響を受けます。その際の損失、損傷やその他を含め結果として生ずる損害に対し一切の責任を負いません。
7. 各種データ、情報や資料は実際の環境下で大きく異なります。あくまで参考値であり、保証値ではありません。
8. 開封後の交換・返品はできません。

《採水方法》

ハンドルの操作方法によりワンポイントサンプリングやボトムサンプリングが可能です。

A. ワンポイントサンプリング (例えば、深さ約50cmの部分だけを採水する場合)

- (1) サンプラーを約50cm垂直に沈めます。
- (2) T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。
- (3) (2)の状態のままサンプラーを抜き取ります。
- (4) ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。

B. ボトムサンプリング (底部分を採水する場合)

- (1) サンプラーを底に触れるまで沈めます。
- (2) T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。
- (3) (2)の状態のままサンプラーを抜き取ります。
- (4) ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。

