

# パウダーマイクロサンプラー

## 取扱説明書

輸入発売元

**株式会社 アイシス**

大阪市東淀川区西淡路1-1-36

TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995


ご使用前に必ず熟読いただき正しく使用してください。不注意/誤った使用方法や製品を改造したことが原因による損傷や事故、《取扱上の注意》を含めた各種注意事項を順守されていない場合は責任および保証の一切を負いません。取扱説明書は全て大切に保管してください。

### 《取扱上の注意》

1. 使用前は必ず、操作慣れするために練習の時間を十分設けてください。
2. 発火および爆発する危険性がある物の採取は絶対に行わないでください。
3. 危険物を取り扱う際は必ず、防護服、安全めがね、安全靴や手袋等を装備して常に十分な注意を払い、安全ルールを順守してください。
4. 危険が伴う場所での採取活動は万全の装備と十分な注意が必要です。また作業中に危険を感じたときは直ちに中止してください。
5. ボディ外径に応じた先端チップを接続して使用するため、採取量を考慮した上でボディとチップを各々お求めください。
6. ボディのT型ハンドル部は非常に滑りやすい構造で平行にしておくとお中から飛び出る恐れがあります。常にT字部を上にしてください。また長尺且つ重量物のため、取り扱いには十分注意してください。
7. 接粉部はステンレス(SUS316)製ですが、T型ハンドル部をスムーズに動かすためにボディ内部2カ所(底と外筒上部ネジ部内)にPTFE製のワッシャーを格納しています。組立/分解時に紛失する恐れがありますので、作業は慎重に行ってください。
8. 消耗品のため、製品の性能はあらゆる使用環境等により影響を受けます。その際の損失、損傷やその他を含め結果として生ずる損害に対し一切の責任を負いません。
9. 各種データ、情報や資料は実際の環境下で大きく異なります。あくまで参考値であり、保証値ではありません。

### 《採取方法》

- (1) 先端チップが閉じた状態で、サンプラーを予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。
- (2) T型ハンドル部を持ち、ボディ(筒)を引き上げて先端チップを開けます。
- (3) ハンドル部を持ち、ボディ(筒)を押し下げてチップ内に粉末を格納させます。
- (4) サンプラーをゆっくり抜き取ります。
- (5) ハンドル部を持ち、ボディ(筒)を引き上げて格納された採取粉末を取り出します。

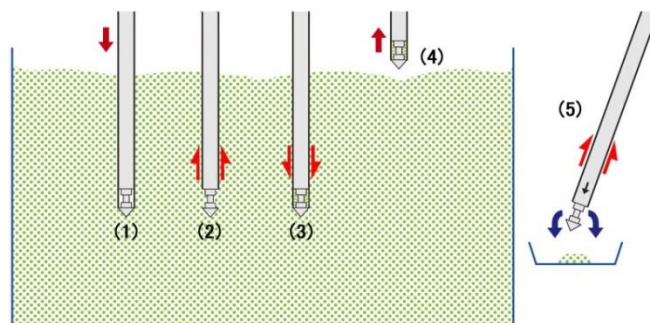

### 《クリーニングについて》

- ・ サンプル汚染を防ぐために必ず洗浄してください。サンプラーは分解できるネジ構造です。
- ・ サビ防止のために乾いたタオル等で拭き取って完全に乾燥させてから保管してください。
- ・ 全ての接続部はご使用前に劣化や緩みが無いかを必ずお客様自身で確認し、お客様の責任にて適時ご対応ください。