

取扱説明書

ステンターゲットパウダーサンプラー

コード番号 SS-PSMS060、SS-PSMS100、SS-PSMS150

この度は本製品をご購入いただきありがとうございます。ご使用前に取扱説明書を十分お読みいただき、各種注意事項を遵守の上、正しくご使用ください。不注意・誤使用が原因での人身事故または本製品や周辺機器・消耗品等が故障・破損した場合、弊社は責任を負いかねます。取扱説明書や各種内容品は全て大切に保管してください。


⚠️ 《 取扱上の注意 》 取扱を誤ると、人身事故や製品破損の原因となる場合があります。

- 本製品は実験・研究・調査用で一般家庭用にはご使用できません。
- 重量等のデータ、製品仕様の情報や資料は実際の環境下で大きく異なる場合があるため、参考値としてお考えください。
- 消耗品のため、製品の性能はあらゆる使用環境等により影響を受けます。その際の損失、損傷やその他を含め結果として生ずる損害に対し一切の責任を負いません。
- 取扱説明書にご同意頂けない場合、購入店経由で弊社に事前連絡の後、裏面《返品規定》に沿って返品をお受けします。
- 仕様等は予告無く変更になる場合があります。その際は取扱説明書と一部異なる可能性があります。

⚠️ 《 使用時の注意 》 取扱を誤ると、人身事故や製品破損の原因となる場合があります。

- 先端が鋭利な重量物のため、取扱には十分注意してください。
- 発火および爆発する危険性がある物の採水は絶対に行わないでください。
- ご使用の際は危険に備え採取場所に依り保護メガネ、保護手袋、保護衣や安全靴等の安全用具をご着用ください。
- ご使用の際に変形等の問題が発生した場合は直ちに使用を中止してください。
- 採取部や各ネジ部は長期間の使用により摩耗や歪みが生じます。
- 使用前及び使用中は全ての接続部に緩みが無いか適宜確認してください。
- サンプラーが押し込みにくい場合やT型ハンドルがうまく回転しない場合は、無理な力を加えずに一旦サンプラーを抜き取って採取位置を変更するか、他のサンプラーをご使用ください。
- 外筒からT型ハンドル部が抜けやすい構造のため中から飛び出る恐れがあります。常にT字部を上にしてください。

《 外観図 》

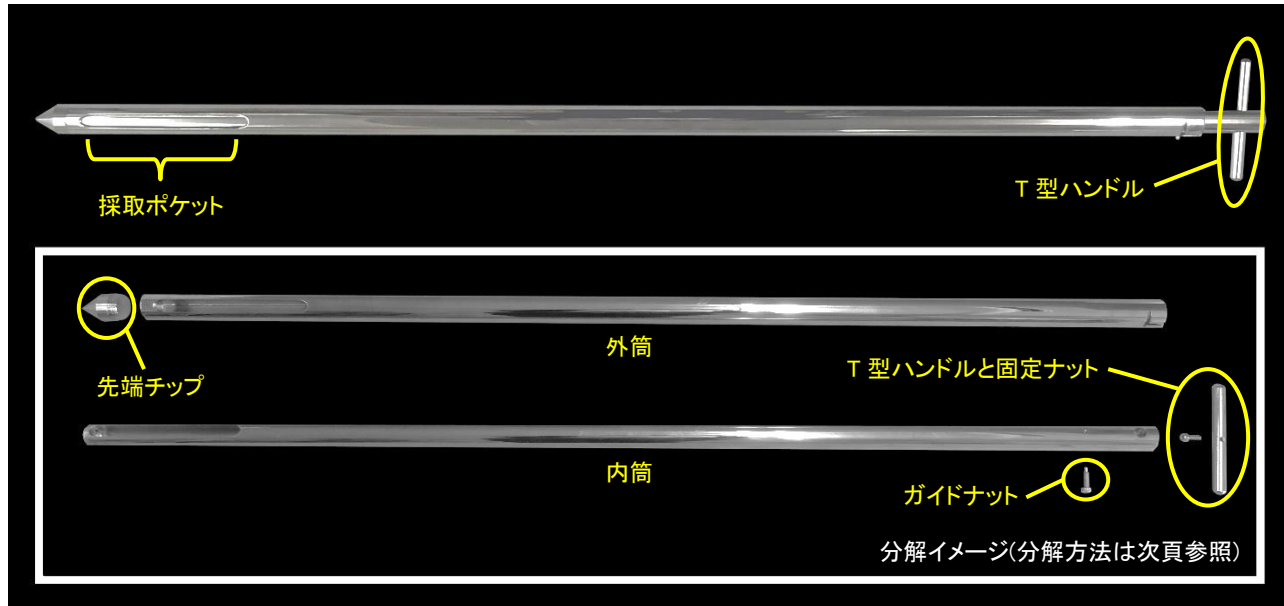


《 仕様 》

外筒径×全長(cm)	最大採取量(mL)	重量(kg)	使用材質
2.5× 60	18	1.9	ステンレス(SUS316)
2.5×100	18	3.4	
2.5×156	18	5.3	

《 特徴 》

- T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず先端採取口から採取するサンプラーです。
- オール SUS316 製で、分解・洗浄可能です。
- ポケットサイズは W14×D1.2cm です。

《 採取方法 》

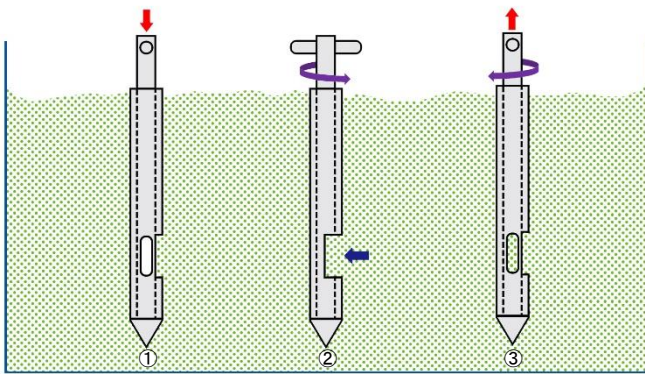

- ①採取ポケットが閉じた状態で、サンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。
- ②T型ハンドルを回転させると採取ポケットが開き、採取物がポケット内に入っていきます。
- ③ハンドルを元の状態に逆回転して採取物を格納し、サンプラーを抜き取ります。水平状態にして再びハンドルを回転させてポケットを開け、採取物を取り出します。


《 分解方法 》 部品のみ別売はしておりませんので、紛失にはご注意ください。六角レンチは付属していませんので、別途ご用意ください。




① 内筒は外筒上部よりスライドして取り外します。




② 外筒の先端チップはネジ固定式のため、ネジを緩めて取り外します。

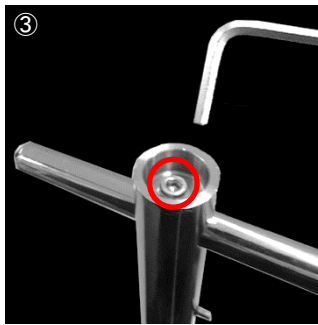


③ T型ハンドルと固定ネジは内筒上部の固定ナットを3mm用六角レンチで緩めて取り外します。

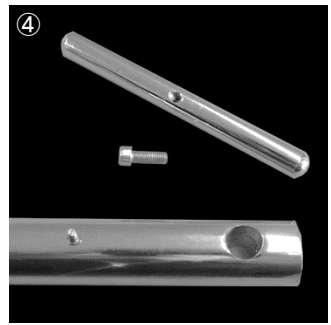

④ 上記写真はT型ハンドルと固定ネジ分解後のイメージです。

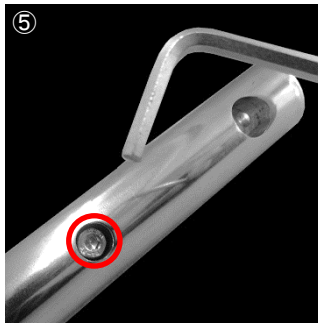

⑤ 内筒のガイドナットは3mm用六角レンチでガイドネットのナット形状部を緩めて取り外します。

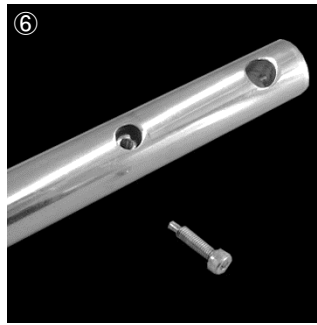

⑥ 上記写真はガイドネット分解後のイメージです。

《 クリーニングについて 》

- サンプル汚染を防ぐため、使用後は必ず洗浄してください。
- サビ防止のため、使用後は乾いたタオル等で拭き取って完全に乾燥させてから保管してください。

《 返品規定 》

- ・製品到着後1週間以内に購入店経由で弊社に事前連絡の後、未使用品に限り返品のご相談をお受けします(都度取寄品等の返品不可製品は除く)。
- ・返品の際は到着時の梱包状態を維持してお戻しください。外箱・商品ラベルの破損、開封後の袋や取扱説明書の紛失は、再生手数料を頂戴します。
- ・誤注文等のお客都合による返品送料はお客様負担となります。
- ・弊社にて購入年月日・購入店を確認できない場合や商品ラベルが無い場合は返品をお受けできません。
- ・消耗品のため、修理や交換はできません。部品が消耗した場合は都度ご購入ください。
- ・本書は再発行致しません、大切に保管してください。

《 問合せ先 》

輸入発売元 株式会社 アイシス
〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路1-1-36 新大阪ビル
TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995
E-mail:mail@ISIS-Ltd.co.jp
http://www.ISIS-Ltd.co.jp
営業時間:平日 午前9時～午後5時00分まで